## Import von Aktualisierungen für Studien (Entnahmeschemata etc.)

1. XML Dateien der beiden neuen Studien "PBMCs" und "PAXgene" downloaden (TIARA Suite -> HEnRY Schulung -> Update Anleitung)

#	ightarrow TIARA $ ightarrow$ HEnRY Schulung $ ightarrow$ Update Anleitung $< ightarrow$ +				
	Notizen, Listen oder Links hinzufügen				
	Name 🔻			Größe	Geändert
	HEnRY_ÜberblickNeuerungen.pdf	A		143 KB	vor 5 Minuten
	HEnRY_Anleitung_UpdateSoftware.pdf	A	000	313 KB	vor 2 Stunden
	HEnRY_Anleitung_ImportNeuerStudien.pdf	A	000	1,4 MB	vor 2 Stunden
	119_Study_TIARA PBMCs.xml	A		18 KB	Gerade eben
	119_Study_TIARA PAXgene.xml	A		30 KB	Gerade eben
	5 Dateien		•	1,9 MB	

2. Studien Supervisor aufrufen

X			HEnR	Y			
DZI	F Studien Supervisor	3 🚳					Ð
Patient	PatientenID			I D	Geburtstag	31.05.2022	
Proben	Patienten ID aus HiOhs				Stadt		
	Public ID				Land		
	Studien ID				Nationalität		
	Zusätzliche Information				Geburtsland		
	Zusätzliche Information				Religion		
					-	Г	

3. Alte PBMC/PAXgene Studie per Linksklick auswählen

Biobankenprotokoll	Studie	Biobankenprotokoll	Verarbeitungsschritt	Versand	Entnahmeschema	Primärproben	Entnahmeschema Alic	uots				
Aliquots wiederherstellen												
Patientendaten	Studien und SOPs											
Hauptprüfer		Name	StudySupervision ID	Anfangsda	tum Enddatum	Kommentar	Zuletzt geändert durch	Änderungsdatum	Dateipfad zum Biobankenprotokolls	Studienziel	Α	
Absender Adresse	4	TIARA Nase					4	7/26/2021 3:23:14 PM			-	
Lagerorte	*	TIARA Rektal					4	9/7/2021 4:18:41 PM				
Boxes	•	TIARA Urin Mittelstrahl					4	9/7/2021 5:10:29 PM			_	
Labormitarbeiter	4	TIARA Urin Katheter										1.2
Chemikalien		TIADA DOMAC						2/25/2022 4 47 02 044				
Praxen/Kliniken/Zentren	*	HAKA PBMCS					4	2/25/2022 4:47:02 PM				
Visiten	•	TIARA Plasma					4	9/14/2021 5:01:31 PM				
Excelspaltenauswahl	4	TIARA PAXgene					4	9/1/2021 4:40:29 PM				
1		TIADA DI T .	.1					10/5/0001 0 50 00 014				

4. Reiter "Biobankenprotokoll" anwählen





- N

**-** N

Biobankenprotokoll	Studie	Biobankenprotokoll	Verarbeitungsschritt	Versand	Entnahmeschema Primärproben	Entnahmeschema Aliquots				
Aliquots wiederherstellen									<b>^</b>	
Patientendaten										1
Hauptprüfer	Aktive Stu	udie, sichtbar in der Ob	erfläche für die Probenv	verarbeitung	g 🔽			Ausschlusskriterium		
Absender Adresse										
Lagerorte										
Boxes	Name				TIARA PBMCs			Von	Datum auswählen 1	
Labormitarbeiter	Hauptprü	ifer					Ŧ	Bis	Datum auswählen 1	1.2.1
Chemikalien								1		
Praxen/Kliniken/Zentren										
Visiten	Dateipfac	l zum Biobankenprotol	kolls					Kommentar		

5. Bearbeiten klicken (Stiftsymbol)

Biobankenprotokoll	Studie Biobankenprotokoll Verarbeitungsschritt Versan	d Entnahmeschema Primärproben	Entnahmeschema Aliquots			
Aliquots wiederherstellen						
Patientendaten						Bearbeiten
Hauptprüfer	Aktive Studie, sichtbar in der Oberfläche für die Probenverarbeite	ung 🔽		Ausschlusskriterium		
Absender Adresse						
Lagerorte						
Boxes	Name	TIARA PBMCs		Von	Datum auswählen	
Labormitarbeiter	Hauptprüfer			▼ Bis	Datum auswählen	
Chemikalien						
Praxen/Kliniken/Zentren						
Visiten	Dateinfad zum Biobankenprotokolls			Kommentar		

6. Häkchen bei "Aktive Studie, sichtbar in der Oberfläche für die Probenverarbeitung" deaktivieren

Biobankenprotokoll	Studie Biobankenprotokoll Verarbeitungsschritt Ver	sand Entnahmeschema Primärproben	Entnahmeschema Aliquots		
Aliquots wiederherstellen					
Patientendaten					Bearbeite
Hauptprüfer	Aktive Studie, sichtbar in der Oberfläche für die Probenverarb	eitung 🗹		Ausschlusskriterium	
Absender Adresse					
Lagerorte		T1101 00110			
Boxes	Name	TIARA PBMCs		Von	Datum auswählen 1
Labormitarbeiter	Hauptprüfer		•	Bis	Datum auswählen 1
Chemikalien					
Praxen/Kliniken/Zentren					
Visiten	Dateinfad zum Biohankenprotokolls			Kommentar	
Biobankenprotokoll	Studie Biobankenprotokoll Verarbeitungsschritt Ver	sand Entnahmeschema Primärproben	Entnahmeschema Aliquots		-
Aliquots wiederherstellen					
Patientendaten					
Hauptprüfer	Aktive Studie, sichtbar in der Oberfläche für die Probenverarb	eitung 📃		Ausschlusskriterium	
Absender Adresse					
Lagerorte		714.04.00140			
Boxes	Name	TIAKA PBMCs		Von	Datum auswählen 1
Labormitarbeiter	Hauptprüfer		•	Bis	Datum auswählen 1
Chemikalien					
Praxen/Kliniken/Zentren					
Visiten	Dateipfad zum Biobankenprotokolls			Kommentar	
Excelspaltenauswahl					
vic Datalmoorter					

7. Neue PBMC/PAXgene Studie importieren: Ordnersymbol "Dateipfad für den Import" anklicken

Visiten					4	3/ 14/ 2021 3/01/31 PWI
Excelspaltenauswahl	4	TIARA PAXgene			4	9/1/2021 4:40:29 PM
xls DataImporter	4	TIARA Plasma Treatment			4	10/5/2021 2:58:36 PM
Patho Import	4	TIARA ??			4	10/27/2021 9:58:19 PM
ZBR Upload	4	TIARA ???			4	10/27/2021 9:58:26 PM
		Vur aktive Studien zeigen lie importieren Dateipfad für den Impo	ort			

8. Zu Ordner navigieren, in dem die XML-Datei der aktualisierten Studie abgespeichert ist

<b>A</b>	Öffnen		x		
🍥 🕘 🔻 🚹 🕨 Di	eser PC      Desktop	v 🖒 "Desktop" dur	chsuchen 🔎		
Organisieren 👻 Neuer	r Ordner		i≡ <b>-</b> 🔲 🞯		
🔶 Favoriten	Name	Änderungsdatum	Тур		
Desktop	🌗 Antrag Mobilarbeit	31.05.2022 19:27	Dateiordner		
🐌 Downloads	🗎 119_Study_TIARA Nase	01.09.2021 12:37	XML-Datei		
=	119_Study_TIARA PBMCs	25.02.2022 16:55	XML-Datei	1	A12
🖳 Dieser PC	119_Study_TI	1.2021 12:37	XML-Datei	en Entnahmesch	ema Aliquots
📄 Bilder	einwilligung- Größe: 17,7 KB	.2022 08:55	PDF-Datei		
📔 Desktop	HEEL Proben Anderungsdatum: 25.02.20	022 16:55 .2020 17:00	Microsoft Excel-Ar		
Dokumente 📃	HEnRYSudyExcelExport	02.02.2022 10:42	Microsoft Excel-Ar	ar Zuletzt geänder	rt durch Är
🐌 Downloads	HEnRYSudyExcelExport_rektal	02.02.2022 12:10	Microsoft Excel-Ar	4	7/2
🚺 Musik	🖷 TC TIARA Sample Material Planung	02.10.2020 15:18	Microsoft Word-D	4	9/7
📑 Videos				4	9/7
🔮 CD-Laufwerk (B:					
👝 Lokaler Datenträ					
🚗 WCDisk (D:)	<		>	4	2/2
Dateir	name:		<b>~</b>	4	9/1
		Öffnen	Abbrechen	4	9/1
				4	10/
Patho Import	TIARA ??			4	10/

## 9. Neue Studie öffnen und Pfeilsymbol für Import anklicken

Chemikalien		TIADA DDMC-				4	2/21
Praxen/Kliniken/Zentren	<b>•</b>	TIARA POIVICS				4	2/2.
Visiten	•	TIARA Plasma				4	9/14
Excelspaltenauswahl	4	TIARA PAXgene				4	9/1/
xls Datalmporter	•	TIARA Plasma Treatment				4	10/5
Patho Import	¢	TIARA ??				4	10/2
ZBR Upload	4	TIARA ???				4	10/2
	•	· · · · · ·			· · · · · ·		1 
	🔳 Nu	ır aktive Studien zeigen					
	_ Studie	e importieren					
لے		ipfad für den Impo <del>: م</del>	rt C:\Users\rueba\Des	ktop\119_Study_T	IARA PBMCs.x	ml	
	mportie	eren					
	Ŷ						

10. Überprüfen, ob die neue Studie sichtbar ist (s. Punkt 5: Häkchen bei "Aktive Studie, sichtbar in der Oberfläche für die Probenverarbeitung" aktivieren)