

Übersicht über alle Neuerungen in HEnRY

1. Aktualisierte Studie „PBMCs“

- Im Laborlaufzettel (Aufbereitung) fällt nun der Schritt „Zellzahl je Aliquot (falls Antwortmöglichkeit > oder < 3x10⁶ Zellen/ml angegeben wird, bitte im Informationsfeld der Primärprobe eingeben)“ weg
 - Stattdessen wird die **Zellzahl direkt über** Anwählen des Aliquots per Rechtsklick und **„Menge ändern“ angepasst** (Menge ändern -> Zahl eingeben (z.B. 2) -> als Einheit **„Mio PBMCs/ml“** auswählen
- **Hinweis:** Bei anderen Probentypen kann diese Funktion ebenfalls genutzt werden, um geringere Aliquotvolumina anzupassen

2. Aktualisierte Studie „PAXgene“

- Es ist nun möglich, 1 „virtuelles“ **Aliquot für die PAXgene Primärproben anzulegen**. Physisch bleibt die Probe in ihrem normalen Röhrchen erhalten, allerdings können Sie nun cryotaugliche HEnRY-Etiketten drucken – diese enthalten auch mehr Informationen zur Probe + die **Boxplatzierungen** können nur über Aliquots **eingetragen** werden in HEnRY

3. Update auf neueste Version der HEnRY Software

- Sortierung von Primärproben nun auch nach **„Visite ohne Zahl“** (0) möglich
- Kleinere bug fixes durchgeführt